

Meio RPMI-1640/HEPES, S/BICARBONATO

Código N°: BR30256-05: 500 mL

Instruções de Uso

1.Descrição

O meio RPMI-1640 foi desenvolvido por Moore e cols. (1969) no **Roswell Park Memorial Institute**. A sua formulação é baseada no meio RPMI-1630, e utiliza um sistema de tamponamento com bicarbonato e concentrações modificadas de aminoácidos essenciais e vitaminas para estimular o crescimento celular. Foi demonstrado que o RPMI 1640 suporta várias linhas celulares dependentes de ancoragem e também tem sido utilizado em protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas.

O RPMI 1640 Modificado com HEPES contém HEPES 25 mM para fornecer capacidade adicional de buffer ao meio. Um tampão zwitteriônica, HEPES tem um pKa de 7,3 a 37° C, que é mais compatível com a maioria dos sistemas de cultura do que o de bicarbonato de sódio, que é geralmente 6,2 sob condições semelhantes. O HEPES reduz as mudanças súbitas e drásticas do pH, mas, como acontece com outros tampões, não impedirá totalmente a mudança do pH.

2.Precauções de Uso

Use técnica asséptica ao manusear ou suplementar este meio. Este produto é para uso em manufatura adicional.

ESTE PRODUTO NÃO É DESTINADO AO USO HUMANO OU TERAPÊUTICO.

3.Armazenamento

Armazene o meio protegido da luz entre 2 e 8° C. Não congele. Não use após a data de validade.

4.Indicação de Deterioração

O meio deve ser claro e livre de material particulado e floculante. Não use se o meio líquido estiver turvo ou contiver precipitado. Outras evidências de deterioração podem incluir mudança de cor, alteração do pH ou degradação das características físicas ou de desempenho.

5.Instruções de Uso

Suplementos como antibióticos, podem ser adicionados à solução estéril usando uma técnica asséptica. Condições de armazenagem e prazo de validade do produto suplementado podem ser afetadas pela natureza dos suplementos. O soro estéril não deve ser filtrado antes ou depois de ser adicionado ao meio estéril porque a capacidade de promover o crescimento pode ser reduzida após a refiltração. O meio RPMI-1640 tem sido utilizado na cultura de células humanas normais bem como de células neoplásicas (provenientes de tecidos tumorais).

Quando devidamente suplementado, o meio demonstra enorme aplicabilidade, pois suporta o crescimento de diversos tipos de cultivos celulares, incluindo linfócitos humanos frescos, para ensaios de estimulação em 72 horas com fitohemaglutinina (PHA).

Composição do meio RPMI-1640

Components	mg/L
INORGANIC SALTS	
Calcium nitrate tetrahydrate	100.000
Magnesium sulfate anhydrous	48.840
Potassium chloride	400.000
Sodium bicarbonate	000.000
Sodium chloride	6000.000
Sodium phosphate dibasic anhydrous	800.000
VITAMINS	
Biotin	0.200
D-calcium pantothenate	0.250
Choline chloride	3.000
Cyanocobalamin	0.005
Folic acid	1.000
I-inositol	35.000
Niacinamide	1.000
PABA	1.000
Pyridoxine HCl	1.000
Riboflavin	0.200
Thiamine HCl	1.000
AMINO ACIDS	
L-arginine free base	200.000
L-asparagine monohydrate	56.800
L-aspartic acid	20.000
L-cystine 2HCl	65.150
L-glutamic acid	20.000
L-glutamine	300.000
Glycine	10.000
L-histidine free base	15.000
Hydroxy L-proline	20.000
L-isoleucine	50.000
L-leucine	50.000
L-lysine HCl	40.000
L-methionine	15.000
L-phenylalanine	15.000
L-proline	20.000
L-serine	30.000
L-threonine	20.000
L-tryptophan	5.000
L-tyrosine 2Na dihydrate	28.830
L-valine	20.000
OTHER	
Dextrose anhydrous	2000.000
L-glutathione reduced	1.000
HEPES free acid	5958.000
Phenol red sodium salt	5.310

6. Garantia da Qualidade

A **NOVA BIOTECNOLOGIA** fornece garantia do produto **Meio RPMI-1640/HEPES, S/BICARBONATO** por ela fornecida contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

7. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

8. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br

9.Referências

Moore GE, Murphy GP, Papermaster BW, Amiraian K, Kenny GM, Moore RH. Purified

Roswell Park cultured antilymphocytic globulin RPMI

CALG: preparation and clinical trial. J Surg Oncol

1969;1(2):153-66.